

沙黄/藏红 T 水溶液(2%)

产品货号: R21892

产品包装: 100ml

产品简介:

沙黄/藏红 T 水溶液(2%)主要由沙黄、去离子水组成,可用于布氏杆菌染色或其他用途。

产品组成:

沙黄/藏红 T 水溶液(2%) 100ml RT 避光

自备材料:

- 1、载玻片、盖玻片
- 2、酒精灯
- 3、光学显微镜

操作步骤(仅供参考):

- 1、涂片: 载玻片,于载玻片中央滴加 2~3 滴沙黄/藏红 T 水溶液(2%),加热至出现蒸汽,约 0.5~1min。
- 2、加盖洁净的盖玻片,轻轻按压制成压片。
- 3、光学显微镜在低倍、高倍或油镜下观察细菌形态。

注意事项:

- 1、涂片之前应事先在背面做好圆圈标记,以便判断后续试验的位置。
- 2、待检细菌培养时间会影响染色,阳性菌培养过长或已死亡或细菌溶解,都常呈阴性反应。
- 3、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件: 室温。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号
免费电话: 400-611-0007 13671551480
Q Q: 807961520 731791866
邮箱: shsunbao@126.com
<http://www.saint-bio.com>