

尿沉渣染色液(Sternheimer 法)

产品货号: R22044

产品规格: 5ml/100ml

产品简介:

尿沉渣的检测有多种方法, 如定量检查法、离心沉淀检查法、染色检查法等。Sternheimer染色液属于染色尿沉渣检查法的一种, 由阿利新蓝、派洛宁等组成, 染色后红细胞呈红色或无色, 白细胞呈深蓝、淡蓝或无色。该试剂仅用于科研领域, 不宜用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
尿沉渣染色液(Sternheimer 法)	50ml/100ml	4℃, 避光

操作步骤:

1. 取 0.2ml 沉渣, 滴加 1 滴 Sternheimer-Malbin 染色液, 混合。
2. 覆盖盖玻片或充入计数板, 放置 3min, 镜检。

染色结果:

红细胞呈红色或无色, 多形核白细胞呈深蓝、淡蓝或无色, 鳞状上皮细胞呈淡粉红色或紫红色, 移行上皮细胞、肾小管上皮细胞呈紫红色, 细胞管型呈淡蓝或深蓝色, 管型颗粒呈粉红色或深紫色。

注意事项:

1. 应准备干净、干燥采尿杯, 一般情况下留取中段尿。
2. 在为了获得细胞沉淀的离心的过程中, 对于特殊细胞, 如果细胞沉淀不充分, 可以适当提高离心力或延长离心时间。
3. 为了保持尿沉渣中细胞成分维持原来的形态特征, 要求迅速送检, 2h 内检查完毕。

有效期: 3 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719779

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: shsunbao@126.com

http://www.saint-bio.com