

## 异染颗粒染色液(改良 Albert 法)

产品货号: R22057

产品规格: 2\*20ml/2\*50ml

### 产品简介:

异染颗粒染色目前常采用 Albert 法, 该法染色简单, 对比清晰, 多用于白喉棒状杆菌染色。白喉棒状杆菌多为杆形, 为革兰阳性菌, 但常显出一端不规则延伸成棒状, 细菌常以锐角度成簇状聚集成 V, L 或 Y 型, 无运动性、荚膜、芽胞。染色后菌体一端、两端或中央可见明显深染颗粒, 即异染颗粒。

### 产品组成:

产品名称	规格		保存条件
试剂(A): 甲苯胺蓝染色液	20ml	50ml	室温, 避光
试剂(B): Albert 碘液	20ml	50ml	室温, 避光

### 操作步骤:

1. 制备细胞涂片。
2. 涂片经火焰固定, 滴加甲苯胺蓝染色液染色 3~5min。
3. 水洗。
4. 滴加 Albert 碘液染色 1min。
5. 水洗。
6. 干后镜检。

### 染色结果:

异染颗粒	暗蓝色
菌体	淡蓝色

### 注意事项:

1. 注意避免过分脱色, 否则会减弱细菌与颗粒的对比度。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月有效。



扫一扫 加微信

**上海尚宝生物科技有限公司**

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719779

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: shsunbao@126.com

<http://www.saint-bio.com>