

6×DNA Loading Buffer

目录编号: B2060S

产品规格: 5×1ml

产品简介:

6×DNA loading buffer 是一种经过适当改良的 6 倍浓缩的 DNA 上样缓冲液。该试剂以溴酚蓝为指示剂, 稀释至 1×后比重仍然较大, 加样后易下沉, 且颜色清晰可见, 起到电泳指示的作用。

尚宝生物 DNA Loading Buffer(6×)主要由溴酚蓝、二甲苯青 FF、Tris-HCl 等组成, 是 6 倍浓缩的溶液, 使用时需稀释至 1×使用。

产品组成:

产品组成	规格	保存温度
6×DNA Loading Buffer	5×1ml	4℃

操作步骤: (仅供参考)

1. 按照每 5μl DNA 样品加入 1μl DNA Loading Buffer 的比例, 混合 DNA 样品和 DNA Loading Buffer(6×)。
2. 直接加到 DNA 胶内, 电泳。

注意事项:

1. 如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719779

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: shsunbao@126.com

<http://www.saint-bio.com>