

Davidson's fixative（戴维森固定液）

产品货号：T16675

产品规格：500ml

产品简介：

Davidson's fixative 是一种快速固定液，它具有良好的保存细胞核特点，并且产生的福尔马林色素最少，可用于常规组织病理学检查，Davidson's fixative 固定液不含汞或其他金属，而且产生的收缩率更低，整体形态学细节也更好，因此被广泛用于保存眼、骨髓、乳房、睾丸和其他组织以便组织学检查。

产品内容：

试剂名称	规格	保存条件
Davidson's fixative（戴维森固定液）	500ml	室温，避光

操作步骤：

1. 将组织标本放入 Davidson's fixative 中，固定液的体积至少是标本体积的 15~20 倍。
2. 对于后续做免疫组化实验的组织固定标本不超过 24 小时，常规组织病理学实验的组织固定不超过 48 小时。
3. 从 Davidson's fixative 中取出组织标本，并用自来水短暂冲洗。
4. 组织固定后暂时不用，可置于 70%乙醇中保存。

注意事项：

1. Davidson's fixative 有刺激性气味，请小心操作。
2. 组织取材的厚度不同，固定时间也不同。
3. 温度对固定的影响很明显，提高温度可以加速固定作用，但温度不宜过高。
4. 取出新鲜组织后，应及时固定，无法及时固定时，应保存于生理盐水中及时送检。
5. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：

12 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>