

LB冷冻缓冲液

产品货号：T10167

产品规格：100ml/500ml

产品简介：

生长在平板上或液体培养的细菌可在一定浓度的无菌甘油的LB培养基中保存。作为一种替代方法，细菌也可以保存在LB冷冻缓冲液。尚宝生物LB冷冻缓冲液主要由磷酸盐、硫酸铵、甘油、LB培养基等组成，经无菌处理，主要用于培养细菌的保存。

产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
LB冷冻缓冲液	100ml	4℃

操作步骤 (仅供参考)：

1. 在 1.5ml 培养物中加入适量 LB 冷冻缓冲液。
2. 充分混匀，低温保存。
3. 菌种复苏时，用灭菌接种环刮拭冻结的培养物表面，立即接种于 LB 琼脂平板表面，37 度培养过夜。

注意事项：

1. 注意无菌操作，尽量避免污染。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>