

Apathy糖胶封片剂

产品货号: M20101

产品规格: 10ml/50ml

产品简介:

Apathy糖胶封片剂主要由阿拉伯胶、蔗糖等组成,是常用封片剂。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
Apathy 糖胶封片剂	10ml/50ml	2~8℃

操作步骤:

(一) 贴壁细胞样品

1. 染色完毕后, 尽量吸干净染色液。
2. 加一滴 Apathy 糖胶封片剂于载玻片上, 盖上贴有细胞的盖玻片, 让细胞接触封片液, 尽量避免气泡。

(二) 组织切片

1. 染色完毕后, 尽量吸干净染色液。
2. 滴 Apathy 糖胶封片剂于组织切片上, 盖上盖玻片, 让切片接触封片液, 尽量避免气泡。

(三) 其它样品

1. 其它样品参考贴壁细胞样品或组织切片进行操作。

注意事项:

1. 如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>