

复钙交叉定性检测试剂盒

产品货号: BA1581

产品规格: 100T

产品简介:

复钙交叉实验室病理性抗凝物质检查的筛选实验,延长的复钙时间,如果能被1/10量的正常血浆所纠正,表示待检血浆中缺乏凝血因子;如果不能被等量的正常血浆所纠正,则表示待检血浆中可能存在抗凝物质。本试剂盒仅用于科研领域,不用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	规格	保存条件
试剂(A): 柠檬酸钠抗凝剂	20ml	室温
试剂(B): 复钙试剂	10ml	4°C

操作步骤(仅供参考):

1. 制备待检血浆: 取新鲜待测静脉血2ml,与柠檬酸钠抗凝剂按9:1混合,轻轻混匀。3000g离心10min,收集上层液(缺乏血小板的血浆),转移至塑料试管或离心管,以防止血小板被激活。同时应设正常对照血浆。
2. 按下表进行操作:

试管号	1	2	3	4	5
正常血浆(μL)	100	90	50	10	-
待测血浆(μL)	-	10	50	90	100

3. 37°C水浴1min,分别加入复钙试剂100μl,混匀,立刻计时。
4. 记录血浆中出现纤维蛋白丝的时间(min),重复2次,取平均值。

参考区间:

试管3的复钙时间不能恢复至正常值(2.3~4.28min),则表示待检血浆中可能存在抗凝物质。

注意事项:

1. 抽血应顺利,不应有溶血和凝血。
2. 取血后应立即检测,血浆在室温下放置不应超过2h。

有效期: 6个月有效



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com