

SDS-PAGE电泳液 (Tris-Gly, 10×)

产品货号: T15290

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

尚宝生产的SDS-PAGE电泳液(Tris-Gly, 10×) (SDS-PAGE Electrophoresis Buffer with Tris-Gly, 10×)可以用于最常用的Tris-HCl缓冲系统的SDS-PAGE时的电泳缓冲液。本产品为10倍浓缩(10×)溶液。

本电泳液适用于Tris-HCl缓冲系统的聚丙烯酰胺凝胶, 不适合用于Hepes等缓冲体系的聚丙烯酰胺凝胶。

本产品为10倍浓缩(10×)溶液, 如需粉末装, 推荐使用尚宝的SDS-PAGE电泳液(Tris-Gly, Powder)。

本电泳液含有SDS, 适用于变性胶蛋白电泳。对于非变性蛋白电泳, 推荐使用非变性PAGE电泳液(Tris-Gly)。

本电泳液可以回收作为外槽电泳液, 回收后可以再使用1-2次。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
SDS-PAGE电泳液 (Tris-Gly, 10×)	100ml/500ml	室温

使用说明:

1. 取一瓶SDS-PAGE电泳液(Tris-Gly10×), 倒入到一洁净的量筒中, 加入超纯水或去离子水混匀并定容到1升后即成为SDS
2. PAGE电泳液(1×)也根据配制量自行量取一定量的SDS-PAGE电泳液(Tris-Gly10×)进行配制, 没有用完的电泳液室温
3. 保存, 通常室温可保存2-3天, 4℃可保存1-2周。

注意事项:

1. 配制好的电泳液使用时间不宜超过两周。
2. 低温放置或者气温较低时运输很可能会出现沉淀, 通常室温磁力搅拌约10-30分钟可以让沉淀完全溶解。
3. 回收的电泳液可以作为外槽电泳液重复使用1-2次, 但为了取得最佳电泳效果, 应使用没有使用过的电泳液。
4. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
5. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 一年有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>