

## 通用显影定影液套装

产品货号：T15208

产品规格：2×500ml

### 产品简介：

通用显影液是用于Western、Northern、Southern等后续压片曝光后的显影溶液。尚宝生物 配方特别适用X光片的显影，也可用于普通的黑白底片或照片的显影。通用定影液是用于Western、Northern、Southern等后续压片曝光后显影的定影溶液。尚宝生物配方特别适用X光片的定影，也可用于普通的黑白底片或照片的定影。

### 产品组成：

| 试剂名称  | 规格    | 保存条件    |
|-------|-------|---------|
| 通用显影液 | 500ml | 2-8℃，避光 |
| 通用定影液 | 500ml | 2-8℃，避光 |

### 自备材料：

1. X光片
2. 显影液
3. 红灯
4. 自来水

### 操作步骤 (仅供参考)：

1. 显影：把X光片完全浸没在显影液内，一般显影10s~2min。具体显影时间要根据显影情况而定，可以在红灯下观察，当发现显影的程度已经达到预定目标，即可停止显影，进行后续步骤。
2. 水洗：在自来水中冲洗2~3min，以完全冲洗去显影液。
3. 定影：浸没在定影液内，定影2~5min左右。定影时间再长一些如10min，通常对洗片的结果没有明显影响。
4. 水洗：在自来水中冲洗2~5min，以充分洗去各种残留溶液和试剂。

### 注意事项：

1. 曝光、显影、定影步骤均应在严密的避光环境中进行。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6个月有效。20~25℃保存，2个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>