

DPX封片剂

产品货号: T18053

产品规格: 50ml/100ml

产品简介:

DPX封片剂 (DPX Mountant for Histology) 是一种非水性、永久的树脂封片剂, 主要由联-苯乙烯、二甲苯和增塑剂等组成。它适用于常规的各种切片和涂片的封片, 特别适用于苏木素-伊红 (HE) 和Masson-Goldner三色染色。

封片是将组织切片封固保存于载玻片与盖玻片之间, 使之不与空气发生接触, 防止其氧化、褪色, 利于镜检观察及保存。DPX封片剂的使用方法如下: 组织切片染色完毕后, 吸尽液体, 滴一滴封片剂于组织切片上, 盖上盖玻片, 让切片接触封片剂, 尽量避免气泡, 之后即可在显微镜下观察切片样品。

产品组成:

产品组成	规格	保存条件
DPX封片剂	50ml/100ml	室温, 避光

操作步骤(仅供参考):

(一) 组织切片

1. 染色完毕后, 尽量吸干净染色液。
2. 加1-2滴DPX封片剂于组织切片上, 盖上盖玻片, 让切片接触封片液, 尽量避免气泡。
3. 显微镜下观察切片。

(二) 其它样品:

参考贴壁细胞样品或组织切片进行操作。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 本品为一次性使用试剂, 不能重复使用。
3. 本封片剂采用合成碳链取代芳香族 (二甲苯、苯等) 的苯环, 故而将试剂的环境危害降到最低。
4. 使用时, 穿戴好实验服和一次性实验手套, 避免与皮肤或者身体任何部位接触。注意防护眼睛, 最好佩戴实验眼罩防止溅到。

效 期: 12个月。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com