

SuperBlot抗体快速剥离缓冲液（强碱型）

产品货号：T10981

产品规格：100ml/500ml

产品简介：

本品适用于从少量样品多次检测不同蛋白质。即使样品量并不匮乏，采用这一策略多次检测同一张膜上的蛋白，能省去给药处理、蛋白电泳和膜转移等耗费性步骤。而且可以消除重新上样而带来的误差，使可比性更强。可对同一张膜进行3-5次的Western Blot检测。

使用建议：

1. 完成Western Blot发光检测后，用蒸馏水漂洗膜5min。
2. 加入10~20ml剥离液覆盖膜。在摇床上漂洗5~20min。剥离时间视膜上抗体结合量的多少而定（可根据抗体特异性调整时长，部分抗体可延长至30分钟）。
3. 倒掉剥离液，加入蒸馏水漂洗膜5min。此时可在膜上滴上显色发光液以快速检验抗体剥离效果。
4. 用合适的封闭液重新封闭膜，即可再次杂交其它抗体。

注意事项：

1. 本品仅用于科研用途，不得用于临床或诊断相关研究。
2. 本品有轻微腐蚀性，使用时请注意防护。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件：2-8℃，12个月。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>