

水浴锅安全卫士

产品货号: T18896

产品规格: 100ml

产品简介:

细胞培养过程中, 污染是一件令研究人员头疼的事情。在细胞污染源中, 研究人员往往忽略了来自细胞房、培养箱、水浴锅、水盘内的细菌及真菌等污染。普诺赛生物根据自身细胞培养领域的多年经验积累, 自主研发了一套针对细胞培养环境污染的解决方案, 包含细胞房污染、培养箱污染、水浴锅污染、水盘污染等。

水浴锅安全卫士是细胞房水浴锅/细胞培养箱水盘的污染控制的抑菌剂, 具有超强的抑菌功能, 正常情况下, 能维持水浴锅和水盘无菌状态7-10天, 特别是对于顽固的真菌有超强清除和抑制作用, 可有效防止微生物的污染, 从而减少由于细胞污染带来的人力、财力、物力、时间等方面的浪费。

产品组成:

产品组成	规格	保存条件
水浴锅安全卫士	100ml	室温

产品特点:

1. 高效清除水浴锅及培养箱水盘中的细菌、真菌及其孢子, 清除率接近 100%;
2. 可以和纯水、灭菌水或自来水中任何一种 1:500 稀释使用;
3. 持久抑菌, 保持水浴锅、培养箱水盘中无菌状态 7-10 天;
4. 非抗生素, 安全、绿色、高效, 无毒、无味;
5. 替代传统的硫酸铜等对于水浴锅/培养箱水盘易腐蚀的抗菌试剂。

使用方法:

1. 将恒温水浴锅/细胞培养箱水盘内的液体清理干净, 并用消毒剂将内壁擦拭干净, 推荐使用细胞房安全卫士或 75%酒精进行清理;
2. 按照 1:500 加入到恒温水浴锅/培养箱水盘的水体内, 推荐使用量: 5L 水中加入 10mL 水浴锅安全卫士, 7-10 天更换清理一次。

注意事项:

1. 水浴锅安全卫士可以用自来水、纯水或灭菌水中任何一种液体稀释使用;
2. 水浴锅安全卫士原液若与皮肤、眼睛等部位接触, 应立即用大量清水冲洗, 不要延误, 必要时应立即就医;
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 24 个月。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>