

维生素B1检测试剂盒(荧光光度法)

产品货号: T16345

产品规格:50T

产品简介:

维生素B1(Vitamin B1)又称硫胺素,属于水溶性维生素,在有氧化剂存在时容易被氧化产生脱氢硫胺素,后者在有紫外光照射时呈现蓝色荧光。

维生素B1检测试剂盒(荧光光度法)是利用Vitamin B1水溶液在碱性盐溶液中能被氧化成蓝色的硫色素(一种 荧光化合物),在紫外线下硫色素发出荧光。在激发波长365nm,发射波长435nm,在没有其他荧光物质干扰时, 荧光强度不硫色素的浓度呈正比,可定量检测维生素B1的含量。如果样品中存在干扰物质,可用沸石吸附Vitamin B1,以便去除待测样品中干扰荧光测定的杂质。本试剂盒仅用于科研领域,不宜用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	50T	保存条件	
试剂(A): Vitamin B1标准(100μg/ml)	1ml	4℃,避光	
试剂(B): 组织匀浆液(10×)	250ml	室温	
试剂(C): 样品校正液	100ml	室温	
试剂(D): 沸石	100g	室温	
试剂(E): 样品洗脱液	500ml	室温	
试剂(F): Vitamin B1氧化液	120ml	室温	
试剂(G): Vitamin B1检测液	30ml	室温,避光	
试剂(H): 硫酸盐	100g	室温	
试剂(I): 亚硫酸盐	3×100mg	3×100mg 室温	

自备材料:

- 1. 蒸馏水
- 2. pH计
- 3. 离心管或试管
- 4. 正丁醇
- 5. 荧光光度计

操作步骤(仅供参考):

- 1. 稀释组织匀浆液:按组织匀浆液(10×):蒸馏水=9:1的比例稀释,获得1×组织匀浆液,待用。
- 稀释标准品: 取适量的Vitamin B1标准(100μg/ml), 按Vitamin B2标准(100μg/ml): 蒸馏水=99: 1稀释成Vitamin B1标准(1μg/ml), 4°C避光保存。
- 3. 制备亚硫酸盐工作液:取一支试剂(I)-亚硫酸盐100mg粉末,充分溶解于0.5ml蒸馏水中配制成200mg/ml的亚硫酸盐工作液,即配即用。
- 4. (选做)制备样品:取待测材料如麦麸等,准确称量2-5g,加入研磨器内。加入少量1×组织匀浆液,研磨碎,再次用1×组织匀浆液研磨,最后一并倒入50ml离心管,补充1×组织匀浆液至25ml。充分混匀后,沸水中孵育30min。冷却至室温,用样品校正液调节pH至4.5。3500g离心10min,取上清加入2g沸石,振摇30min,弃



上海尚宝生物科技有限公司 Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号 电话:400-611-0007 13671551480 O O:807961520

邮箱: saintbio@126.com http://www.saint-bio.com



液,蒸馏水清洗沸石2次,弃洗液。加入2.5ml样品洗脱液搅拌沸石,洗脱2-3次,将洗脱液合并,并用样品洗脱液定容至10ml,即为样品净化液。

5. Vitamin B1氧化:按下表操作,注意避光操作。

	空白管	测定管	标准空白管	标准管	
Vitamin B1标准(1µg/ml)/ml	-	-	2.5	2.5	
样品净化液/ml	2.5	2.5	-	-	
Vitamin B1氧化液/ml	1.5	0.9	1.5	0.9	
Vitamin B1检测液/ml	-	0.6	-	0.6	
振摇15s					
正丁醇/ml	5.0	5.0	5.0	5.0	
剧烈振摇90s,静置分层,吸取下层溶液,丢弃。加入1.5g硫酸盐混匀使脱水。					

6. Vitamin B1检测:选用恰当的滤色片,测定的激发波长为365nm,发射波长为435nm,提前预热仪器30min。测定测定管和标准管的荧光值,同时向空白管和标准空白管的剩余液中加入0.05ml亚硫酸盐工作液,立即混匀,在 20-30s内测出各管的荧光值,作为各自的空白值。

计算:

Vitamin B1含量(mg/100g)=(A测定-A空白)×S×N×100/{(A标准-A标准空白)×m×1000}

式中: A测定=测定管的荧光值

A空白=空白管的荧光值

S=标准管中Vitamin B1含量(μg)

N=稀释倍数

A标准=标准管的荧光值

A标准空白=标准空白管的荧光值

m=样品的质量(g)

注意事项:

- 1. 在上述操作中,要严格避免Vitamin B1受到阳光直射。
- 2. 待测样本如丌能及时测定,应置于2~8℃保存,3天内稳定。
- 3. 如果样品浓度过高,应用蒸馏水稀释后重测,结果乘以稀释倍数。

有效期:6个月有效。



地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号 电话:400-611-0007 13671551480 O O:807961520

邮箱: saintbio@126.com http://www.saint-bio.com