

核酸清洁剂

产品货号：T11546

产品规格：2×500ml

产品简介：

核酸清洁剂是由两种无毒的溶液组成的一款核酸清洁试剂。两种溶液等量混合后，能够在短时间内有效降解物体表面及空气中的高水平核酸分子，防止气溶胶污染，适用于生物实验室的清洁。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件
FlaPure Solution A	500ml	室温
FlaPure Solution B	500ml	室温

产品特点：

- 快速高效：两个组分混合作用可快速清除核酸污染；
- 安全无毒：所有组分均不含有毒成分；
- 操作简单：直接喷洒于物体表面或空气中。

适用范围

主要用于清洁实验室台面、仪器表面及空气中的核酸污染。

使用方法：

1. 将FlaPure Solution A喷洒在操作台表面、实验室设备、塑料器皿、玻璃容器、PCR管或移液器等需清洁的物体表面；
2. 立即在相同的位置上重复喷洒等量FlaPure Solution B；
3. 静置5min（若进行灭菌处理，延长至15min）；
4. 用干净的纸巾擦去物体表面残留液体；
5. 用蒸馏水冲洗两次，然后用干净的纸巾擦干。

注：若需要更彻底的清洁设备仪器等，请按照厂家说明拆卸仪器部件，喷洒FlaPure Solution A，然后喷洒FlaPure Solution B，用蒸馏水冲洗几次，擦干后重新组装。

注意事项：

1. 该产品对人体无毒害作用。为了您的安全和健康，请勿直接喷洒到口、鼻、眼等敏感部位，若不慎触及，请立即用大量清水冲洗，若感到不适请及时就医；
2. 该产品对金属无腐蚀作用，操作完成后请及时擦干表面残留液体；
3. 请勿与酒精等其他有机试剂混合使用。

有效期：12个月。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>