

细胞凋亡阳性对照试剂盒

产品货号：BA3430

产品规格：200T

产品简介：

细胞凋亡阳性对照试剂盒(Apoptosis InducersKit)含有两种不同的细胞凋亡诱导试剂，试剂A和试剂B。细胞凋亡诱导试剂A(ApoptosisInducerA，即Apopida)和试剂B(Apoptosis InducerB，即Apobid)分别可以诱导Hela、HEK293、CHO、COS等常见细胞的细胞凋亡。

由于细胞凋亡的诱导具有细胞特异性，细胞凋亡的机制也具有一定的细胞特异性，尽管细胞凋亡诱导试剂A和试剂B可以诱导常见的一些细胞的细胞凋亡，但是我们无法保证这两种试剂可以诱导任何一种细胞发生凋亡。

细胞凋亡诱导试剂A和试剂B相互补充，可以诱导更多种类的细胞产生凋亡。

本试剂盒至少可用于检测200个样品。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件
细胞凋亡诱导试剂A	200μl	-20℃
细胞凋亡诱导试剂B	200μl	-20℃

使用说明：

1. 对于待诱导凋亡的培养细胞，分别按照与细胞培养液的体积比1:1000，1:2000和1:3000的比例把细胞凋亡诱导试剂A或试剂B加入到培养液中。
2. 4、8、12、16或24小时后观察细胞凋亡的情况。通常16或24小时后，在光学显微镜下可以看到明显的细胞形态的变化，此时应该可以检测到非常明显的细胞凋亡。
3. 根据初步的实验结果确定一个比较适当的细胞凋亡诱导试剂以及诱导浓度和诱导时间。万一诱导效果不佳，可以把细胞凋亡诱导试剂A或试剂B同时按照1:1000，1:2000和1:3000的比例加入到细胞培养液中，以期通过两种不同的试剂同时作用而诱导细胞凋亡。
4. 如果需要在体内诱导细胞凋亡，请自行尝试。

注意事项：

1. 对于不同的细胞，需要摸索细胞凋亡诱导试剂的不同浓度和诱导时间。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件：

-20℃保存，12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱：saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com