

贴壁得®（细胞贴壁粘附剂200× 可替代多聚赖氨酸）

产品货号：T10719

产品规格：1ml, 200×浓缩液，溶于过滤除菌生理盐水。

产品简介：

一种新型化合物，用之室温处理培养瓶30分钟，能够使原代或传代培养细胞的粘附贴壁能力显著增加，处理效果优于使用多聚赖氨酸和胶原蛋白，对绝大多数细胞类型均有明显效果，本产品无细胞毒性，不影响后续免疫荧光组化和酶学测定等实验，适用于各种原代细胞，如乳鼠脑神经元，易漂浮的传代细胞，如PC12和HEK293细胞，也适用于药物处理易漂浮细胞；不仅能够明显改善细胞生长状态、增加细胞数量，还可以使细胞容易耐受洗涤、换液、药物处理造成的脱落。对于生长在处理过的瓶皿中的细胞，使用细胞贴壁粘附剂可使细胞的转染效率显著增加2-5倍。

用途及特征：

1. 各种原代细胞如脑神元的贴壁培养；
2. 易漂浮的传代细胞系如PC12和HEK293细胞；
3. 能够防止洗涤、换液、药物处理导致的细胞漂浮脱落问题；
4. 能够使真核细胞的转染效率增加2-5倍；
5. 无细胞毒性，不影响后续免疫荧光组化和酶学测定。

使用方法：

1. 使用时，将此浓缩溶液以1:200比例稀释于灭菌纯水或生理盐水（0.9% NaCl）或PBS缓冲液中，制备成工作溶液。注意：不同细胞对贴壁粘附剂的敏感度不同，通常粘附剂处理后的器皿培养细胞形态及生长状态均应正常，如果细胞比较敏感，选用高浓度的细胞贴壁粘附剂会使细胞过度粘着，有可能出现细胞褶皱、伪足伸出不畅或细胞移动分散不佳等现象，此时应将其进行高比例稀释，避免出现以上情况。
2. 加入新鲜工作液使其完全覆盖培养瓶皿表面。室温或37℃孵育30min，偶尔摇动。
3. 完全弃去瓶皿中的液体。可用灭菌蒸馏水或灭菌生理盐水或PBS缓冲液等洗涤瓶皿一次，但也可不洗涤而尽量甩干后直接铺种细胞。经过处理的瓶皿可存放数天后使用。
4. 甩干瓶皿即可用于铺种细胞，增加多种原代培养细胞如神经元细胞的贴壁能力。

说明：

1. 使用本品后，某些类型的细胞如果贴壁过紧，消化时可加大胰酶用量或延长消化时间。
2. 该试剂安全，无毒性。

储存：

常温运输，4℃保存1年。

附表：各种瓶皿需要细胞贴壁粘附剂的量

培养皿/瓶	面积 cm ²	需用Cell adherent reagent	稀释后的体积	可处理的孔 或瓶皿总数
96-well 培养板	0.3 /well	0.2μl	40μl	5000孔
24-well 培养板	2 /well	0.5μl	100μl	2000孔
12-well 培养板	4 /well	1μl	200μl	1000孔
6-well 培养板	10 /well	2.5μl	500μl	500孔
35-mm 培养皿 10cm ² 培养瓶	10 /dish or flask	2.5μl	500μl	500瓶皿
60-mm 培养皿 25cm ² 培养瓶	25 /dish or flask	5μl	1ml	200瓶皿
10-cm 培养皿 75cm ² 培养瓶	75 /dish or flask	10μl	2ml	100瓶皿



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱：saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com